

# EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

Conform®+ 69-150

Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
Amonyum Hidroksit, %25	<5	0	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
Asetik asit, kristalize	2	0	64-19-7	Satra	374-3:2003
Aseton	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
Dimetil Sülfoksit	20	1	67-68-5	Satra	374-3:2003
Etil alkol, %95	< 5	0	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
Etil asetat	<1	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
Formaldehid, %35	396	5	50-00-0	Satra	374-3:2003
Hidroflorik Asit, %10	>480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
Hidroflorik Asit, %48	24	1	7664-39-3	Satra	374-3:2003
Hidrojen Peroksit	42	2	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
Karbon disülfür	0	0	75-15-0	Satra	374-3:2003
Metil etil keton	<1	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
Nitrik Asit, %50	< 5	0	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
Sodyum Hidroksit, %40	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
Suda etidyum bromid (doymuş, ± 5%)	> 480	6	1239-45-8	Centexbel	374-3:2003
Sülfürik asit, %50	> 480	6	7664-93-9	Satra	374-3:2003
Sülfürik asit, %96	18	1	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
Trietilamin	3	0	121-44-8	Satra	374-3:2003

## EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması	Orta Seviye Koruma	Orta Seviye Koruma	Orta Seviye Koruma	Yu ksek Seviye Koruma	Yu ksek Seviye Koruma

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

