

# EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

AccuTech® 91-250

	Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
	ACTRIL Soğuk Sterilant	> 480	6		Centexbel	374-3:2003
	Etil alkol, %70	5	0	64-17-5	Force Technology	374-3:2003
	Hidrojen Peroksid	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Suda %3, Soğuk Sterilant MINNCARE, %3	> 480	6		Centexbel	374-3:2003
	Suda etidyum bromid (doymuş, ± 5%)	> 480	6	1239-45-8	Centexbel	374-3:2003
	Sülfürik asit, %95	62	3	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	İzopropanol	9	0	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	İzopropanol 70% (Ipasept)	11	1	67-63-0	Centexbel	374-3:2003

## EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

